

Лабораторная сливная раковина Stegler RS-218




Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Раковина предназначена для встраивания в лабораторную мебель для возможности быстрого выливания реактивов или подключения водоструйного насоса.

Мойка выполнена из высококачественного полипропилена. Полипропилен влагостоек, устойчив к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Мойка подходит для лабораторий, исследовательских институтов, химических производств. Кромка устойчива к царапинам и совместима с большинством поверхностей столешниц.

2. Технические характеристики

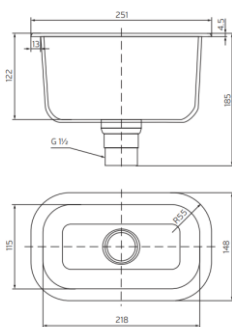

Материал исполнения	Полипропилен
Внутренний размер, мм	218 × 115 × 122 мм
Внешний размер, мм	251 × 148 × 185 мм
Масса брутто, кг	0,6 кг
Масса нетто, кг	0,3 кг

3. Комплектация

Раковина-мойка	1 шт.
Сточный фильтр	1 шт.
Гофрированная труба	1 шт.
Уплотнительное кольцо	1 шт.
Кронштейн-держатель 3-х секционный	1 шт.

4. Установка

1. Выберете место для установки и сделайте в нем отверстие в соответствии с размерами раковины.
2. Перед установкой, промажьте эпоксидным клеем края раковины (место соединения со столешницей), а затем установите раковину в отверстие, равномерно прижав край раковины для прочной фиксации.
3. Подсоедините гофрированную трубу к Изделию, предварительно установив уплотнительное кольцо во внутренний паз трубы. Второй конец трубы подсоедините к канализации.

По окончании работы проверьте герметичность соединений. Для этого откройте краны и проведите по трубам сухой рукой или белой салфеткой. Если все нормально и нет протечек, Изделие готово к эксплуатации.

Во избежание засора канализации используйте сточный фильтр, входящий в комплект поставки.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения. Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя, в процессе перевозки, установки или эксплуатации изделия.
- Если повреждение произошло при разборке изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения изделия документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение произошло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

ООО «НВ-Лаб».

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru